





PLATR SMART PIPETTING

プレーター (ピペッティング補助システム)

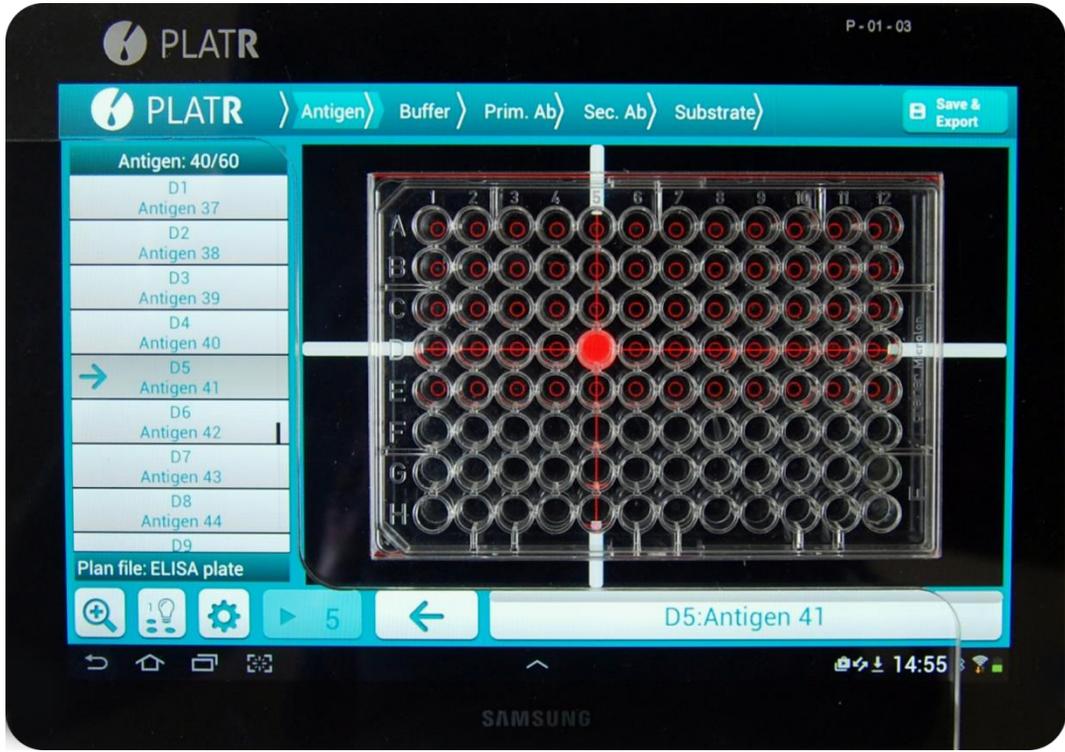


シンプル&確実なマニュアルピペッティングを

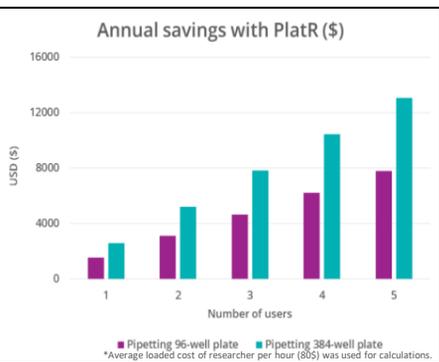


コストDOWN

高価なマイクロプレートが無駄にすることもなく、またピペッティングに費やしていた時間を他の作業に充てられるので、結果的にコスト削減につながります。

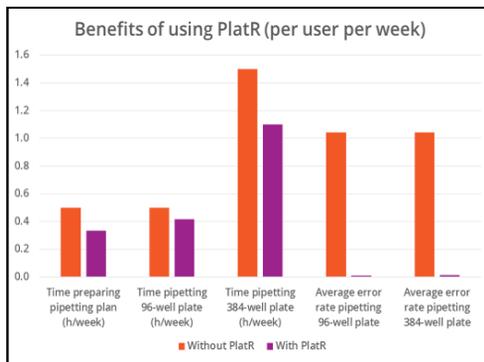

効率UP

ピペッティングプランの作成や、実際のピペッティングにて、大幅に作業時間を削減できます。

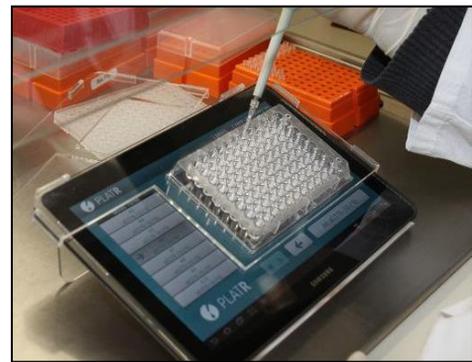

緊張感DOWN

ミスの心配がないため、リラックスして作業を行えます。研究者にかかるプレッシャーやストレスは計り知れません。その負担を少しでも減らすことがPlatrの使命です。



操作は簡単。プラン作成、セット、ピペット。



1. ピペッティングプラン作成

ピペッティングプランはPlatRを使って作成するか、PCからアップロードできます。PC上でサンプル、試薬、プランを編集することも可能です。PlatRは操作が簡単でフレキシブルです。


2. プレートをセット

ホルダーを装着し、マイクロプレートをセットします。マルチチャンネルピペッティングも可能です。

3. ピペッティング開始

PlatRは作成したピペッティングプランに沿って、ウェルを順番に照らし、ピペッティングをガイドします。動作は全てログに保存されます。

96プレート、384プレートに対応。除染も簡単。

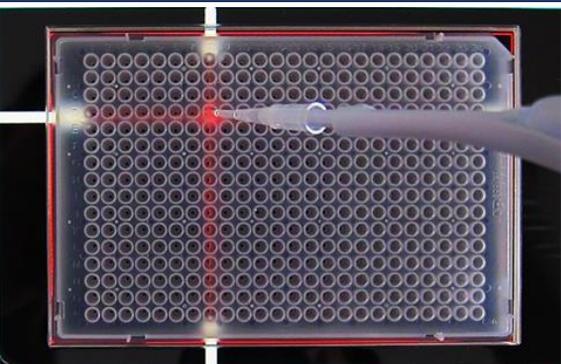


←384プレートへのピペッティングも、ポジションライトが明確の次のピペット位置を表示するため、気軽に行えます。

→除染も、蒸留水、石鹼水、エタノール、DNA/RNaseリムーバーを使用して、簡単にできます。



PlatR(プレーター) : P-10-FP	
セット内容	
PlatRソフトウェアライセンス	
Galaxyタブレットコンピュータ(PlatRインストール済み)	
粘着式プレートホルダー	
スタンド(ベース)	P-05-02A
スタンド(脚)	P-05-02B
Bluetoothフットスイッチ(右の画像とは異なります)	P-08-04
スクリーンフィルム	P-10-05
タッチペン	P-01-06
ELISAホルダー	P-01-07
PCRホルダー	P-01-08

※下記はイメージ図です。

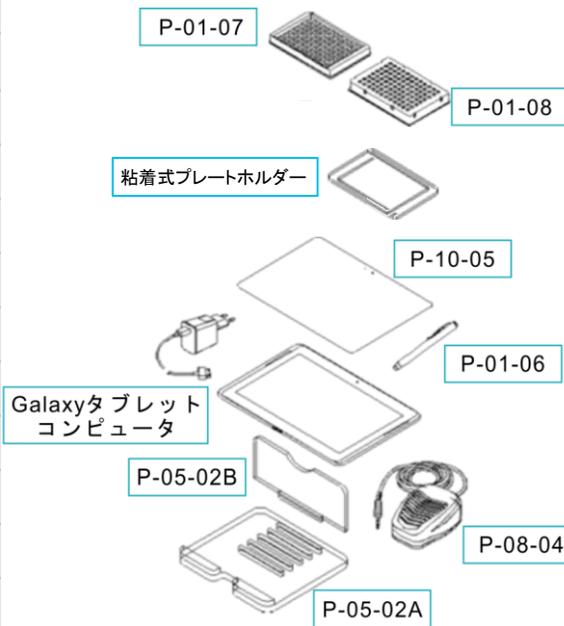

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室町機械株式会社

販売代理店

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィネ箱崎 TEL:092-651-7750
E-mail: sales@muromachi.com URL: https://www.muromachi.com/