

余剰麻酔ガス回収器

MK-SL21
Anesthetic Gas Scavenging System

* 麻酔ガス回収フィルターは別売です

主な特長

本装置は余剰麻酔ガスの回収器で、これを使用することにより実験者が余剰麻酔ガスに曝^{さら}される危険性が大幅に減少します。

余剰ガスはバキュームにより捕集され、麻酔ガス回収フィルタ(AneTrap)に吸着されます。

注意: Nitrous Oxide(笑気ガス)は除去できません。

本回収器は従来の回収器と比較し、静音性能が向上し吸引力の調整(0~5L/min)も可能です。

麻酔ガス回収フィルタ(別売)の、取り付け取り外しは容易にできます。

(フィルタは使用前の重量から 400g 増量後、新しいフィルタと交換します。)

※AneTrap1 本で、麻酔薬1本 250cc 分の麻酔ガスを吸着できます。

仕 様	
本体外形寸法	W150 X D200 X H220mm * フィルタ部分は含まず
重 量	約 2.6 kg
電 源	100VAC 8 W

別 売 付 属 品	
型 番	品 名
AneTrap4	麻酔ガス回収フィルタ(4本入/箱) * イソフルレン・セボフルレン対応

その他関連商品



導入麻酔用箱 各種



麻酔器 MK-AL21



エアタイトボックス



麻酔ガス検知器

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.
室 町 機 械 株 式 会 社

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 4-2-1 TEL:03-3241-2444
 大阪営業所：〒532-0012 大阪市淀川区木川東 4-5-3 オパル新大阪ビル TEL:06-6302-1277
 福岡営業所：〒812-0053 福岡市東区箱崎 1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750
 E-mail : sales@muromachi.com URL <https://www.muromachi.com/>

販売代理店