

マウス型実験動物シミュレーター

# Mimicky<sup>®</sup> Mouse

MIC-MST

Experimental procedure Simulator

**For Animals with love.**



## 製品の特徴

3Rの原則すべてに貢献できる実験動物シミュレーターです！  
～生体マウスの感触を再現しています～

### 3Rの原則

Refinement: できる限り動物に苦痛を与えない方法を用いること

Reduction: できる限り利用に供される動物の数を少なくすること

Replacement: できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること

**Mimicky® Mouse**(実験動物シミュレーター)を使用することにより、実験動物取扱手技の習熟が可能になります。「生体動物の代替法の活用」はもちろんのこと、「動物の使用数の削減」、「動物に苦痛を与えない」というすべての理念の実現に貢献できるシミュレーターが**Mimicky® Mouse**なのです。

### **Mimicky® Mouse**は様々な場面で使用することができます！

例えば経口投与であれば、保定時の頸部の締め付け具合や頸部の角度、ゾンデの進入角度・深度、投与速度などの様々な技術について、生体を使用する前にトレーニングすることができます。また、噛まれる心配がなく、恐怖心を感じることもないため、安心して手技を取得することができます。それにより、実際に生体を用いた実験でもスムーズに技術を習得できるようになります。

生体を使用する前に保定・投与等の反復トレーニングに用いることで、より動物愛護に則った精度の高い動物実験行っていただくことが、**Mimicky® Mouse**のコンセプトです。

### 使用用途例

- ・ 保定のトレーニング
- ・ 経口投与のトレーニング
- ・ 尾静脈投与のトレーニング
- ・ 腹腔内投与(保定まで)のトレーニング



# 製品内容(型式: MIC-MST)

名称	仕様	数量
Mimicky® Mouse Body	約L70mm × H39mm × W31mm 25g	1個
Mimicky® Tail	約130mm(露出部約110mm) 3g	1本
ベビーパウダー	100g	1本
専用潤滑剤	50ml	1本
取扱説明書	4ページ	1部



Mimicky® Mouse Body



Mimicky® Tail



専用潤滑剤

## 注意事項

- ・本製品一式は専用ボックスにお入れしてお届けいたします。
- ・製品到着後、お客様による尻尾の装着が必要です。  
詳しくは同封の取扱説明書をご覧ください。
- ・Mimicky® Mouse使用後はベビーパウダーを塗布して保管してください。
- ・専用潤滑剤はMimicky® Mouseに尻尾を装着する際や、より生体と同じ感触に近づけるためにMimicky® Mouseの口の中へ1~2滴入れてください。
- ・高温、直射日光を避けて常温で保管してください。
- ・Mimicky® Mouseは水洗いができない製品となっております。また、オートクレーブによる滅菌も不可能です。
- ・仕様は予告なく変更することがございます。
- ・製品の色調が実物と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

企画・製造・販売元: 三協ラボサービス株式会社

MUROMACHI KIKAI CO., LTD.  
室町機械株式会社

本社: 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-2-1 TEL:03-3241-2444  
大阪営業所: 〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-5-3 オパール新大阪ビル TEL:06-6302-1277  
福岡営業所: 〒812-0053 福岡市東区箱崎1-4-4 ラフィーネ箱崎 TEL:092-651-7750  
E-mail: sales@muromachi.com URL: https://www.muromachi.com/

販売代理店